

Mode d'emploi (original)
Safety-Cabinet

Type 516



	deconta GmbH Im Geer 20 46419 Isselburg	Téléphone : 02874/9156-0 Fax : 02874/9156-11 Courrier électronique : info@deconta.com Web : www.deconta.com	Langue : FR
			Version : 2
			Date d'émission :
			16.07.2025

1	Produit et fabricant	4
1.1	Produit	4
1.2	Fabricant	4
1.3	Index des modifications.....	4
2	À propos de ce mode d'emploi.....	5
2.1	Objectif	5
2.2	Disponibilité	5
2.3	Avertissements.....	6
	2.3.1 Mots et couleurs de signalisation	6
	2.3.2 Structure	6
2.4	Symboles.....	7
	2.4.1 Signes d'avertissement.....	7
	2.4.2 Signe d'obligation	7
3	Description de la machine.....	8
3.1	Description générale	8
3.2	Contenu de la livraison.....	8
3.3	Modes de fonctionnement.....	9
	3.3.1 Modes de fonctionnement disponibles	9
3.4	Interfaces.....	9
3.5	Plaque signalétique	10
	3.5.1 Contenu	10
	3.5.2 Version.....	10
4	Données techniques	11
4.1	Conditions environnementales.....	11
4.2	Filtre HEPA.....	11
5	Sécurité	12
5.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	12
5.2	Mauvaise utilisation	13
5.3	Tâches et qualifications du personnel.....	14
5.4	Remarques sur la sécurité au travail.....	15
6	Transport.....	16
6.1	Perte des droits de garantie	16
6.2	Transport hors entreprise	16
	6.2.1 Espace de transport.....	16
	6.2.2 Législation	16
	6.2.3 Qualification du personnel	16
	6.2.4 Mise en garde contre les risques résiduels	16
	6.2.5 Moyen de transport	17
6.3	Transport interne	17
	6.3.1 Espace de transport.....	17
	6.3.2 Législation	17
	6.3.3 Mise en garde contre les risques résiduels	17
	6.3.4 Moyen de transport	17
7	Montage.....	18
7.1	4.1 Mise en place	18

8	Exploitation	19
8.1	Qualification du personnel.....	19
8.2	Mise en garde contre les risques résiduels.....	19
8.3	Nombre de personnes.....	19
8.4	Outils nécessaires.....	19
8.5	Outils nécessaires.....	19
8.6	Mise en service.....	20
9	Maintenance	21
9.1	Perte des droits de garantie.....	21
9.2	Entretien.....	21
9.3	Mise en garde contre les risques résiduels.....	21
9.3.1	Équipement de protection individuelle requis.....	22
9.4	Indications pour le remplacement du filtre.....	22
9.5	Remplacement du filtre.....	23
9.5.1	Changement du 1er niveau de filtration HEPA.....	23
9.5.2	Changement du 2ème niveau de filtration HEPA.....	24
9.6	Dépannage et élimination des pannes.....	25
9.6.1	Pannes possibles et conseils pour y remédier.....	25
10	Stockage	26
10.1	Conditions environnementales.....	26
10.2	Conditions préalables.....	26
11	Élimination	27
11.1	Qualification du personnel.....	27
11.2	Législation.....	27
11.3	Déchets.....	27
12	Déclaration de conformité CE	28

1 Produit et fabricant

1.1 Produit

Le produit suivant est décrit dans ce mode d'emploi :

Safety-Cabinet

1.2 Fabricant

Nom et adresse	deconta GmbH Im Geer 20 46419 Isselburg
	
Téléphone	02874/9156-0
Télécopie	02874/9156-11
Courrier électronique	info@deconta.com
Internet	www.deconta.com

1.3 Index des modifications

Date	Version	Modification	Responsable
27.11.2024	2	révision complète	Thomas Boland

2 À propos de ce mode d'emploi

Pour une utilisation correcte et sûre de la machine, suivre les descriptions et les recommandations d'action contenues dans ce mode d'emploi.

Conserver ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure jusqu'à ce que la machine soit mise au rebut.

2.1 Objectif

Ce mode d'emploi contient des informations pour une utilisation sûre, sans problème et économique de la machine.

Ces informations sont destinées aux personnes qui effectuent des tâches avec ou en rapport avec la machine.

Le tableau suivant donne un aperçu des personnes et des tâches.

Personne	Tâche
Opérateur	<< Spécifique à la machine >>
Spécialiste de la sécurité au travail	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser une évaluation des risques • Créer des instructions d'exploitation • Instruire les personnes
Agent de maintenance	Maintenance de la mécanique
Electricien qualifié (EFK)	Installation et entretien de l'équipement électrique
Transporteur	Transport de la machine hors de l'entreprise
Transporteur	Transport interne de la machine
Entreprise d'élimination	Éliminer la machine conformément à la législation, dans les règles de l'art et de manière appropriée

2.2 Disponibilité

L'exploitant met cette notice d'utilisation ou des extraits de celle-ci à la disposition des personnes qui exécutent des tâches avec ou en rapport avec la machine.

L'exploitant conserve cette notice d'utilisation ou des extraits de celle-ci à portée de main, à proximité immédiate de la machine.

En cas de remise de la machine à une autre personne, l'exploitant transmet cette notice d'utilisation à cette personne.

2.3 Avertissements

Ce mode d'emploi contient des avertissements qui mettent en garde contre des dangers résiduels.

La classification des avertissements est fonction de la gravité des dommages qui peuvent survenir en cas de non-respect des avertissements et de non-respect des recommandations d'action.

2.3.1 Mots et couleurs de signalisation

Les avertissements sont introduits par l'un des mots de signalisation suivants et identifiés par une couleur de signalisation correspondante.

Mot de signalisation	Signification	Couleur de signalisation
DANGER	Conséquence en cas de non-respect : Mort ou blessures très graves.	
AVERTISSEMENT	Conséquence en cas de non-respect : Mort ou blessures très graves possibles.	
ATTENTION	Conséquence en cas de non-respect : Blessures graves ou légères possibles.	
REMARQUE	Conséquence en cas de non-respect : Dommages matériels ou dommages environnementaux possibles.	
ACTION SÛRE	Appliquer le mode d'emploi suivant.	-

2.3.2 Structure

Les avertissements sont structurés conformément à la méthode SAFE :

S	Mot de signalisation (DANGER ; AVERTISSEMENT, ATTENTION ou REMARQUE)
A	Nature et source du danger Description du danger et de la cause du danger
F	Séquence description des conséquences possibles du danger pour l'homme, l'animal et l'environnement
E	S'échapper Recommandations d'action pour éviter les dangers

2.4 Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.

2.4.1 Signes d'avertissement

Le signal d'avertissement est un signal de sécurité qui prévient d'un risque ou d'un danger.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des signes d'avertissement utilisés et de leur signification.

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Avertissement relatif à la tension électrique		Signes d'avertissement généraux

2.4.2 Signe d'obligation

Le signal d'obligation est un signal de sécurité qui impose un comportement particulier.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des signes d'obligation utilisés et de leur signification.

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Porter des chaussures de sécurité		Utiliser des vêtements de protection

3 Description de la machine

Cette section contient des informations permettant de comprendre la machine.

3.1 Description générale

Description générale du produit

Le Safety-Cabinet est un dispositif d'aspiration dans lequel des échantillons d'amiante, par exemple, peuvent être traités.

L'appareil peut être réglé en continu dans une plage comprise entre 0 et 400 m³/h. Il est également possible de régler la température de l'air.

L'air est aspiré par une double filtration en suspension et évacué par un raccord de gaine.

Le bon fonctionnement et le remplacement nécessaire du filtre sont indiqués par un manomètre.

Les grandes fenêtres et l'éclairage intégré assurent un éclairage optimal du plan de travail.

3.2 Contenu de la livraison

Le volume de livraison de la machine comprend les positions suivantes :

- Safety-Cabinet
- Ce manuel d'utilisation

3.3 Modes de fonctionnement

3.3.1 Modes de fonctionnement disponibles

Type d'utilisation

La machine est exclusivement destinée à être utilisée dans les types d'utilisation suivants.

L'utilisation pour d'autres types d'utilisation n'est pas conforme à la destination.

Groupes d'utilisateurs

- Utilisateurs professionnels

Environnement d'utilisation

- sur les surfaces couvertes
- dans des locaux fermés de tous côtés

Modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement pour l'utilisation :

- Fonctionnement manuel

3.4 Interfaces

Cette section contient des informations sur les interfaces.

Les interfaces suivantes sont disponibles sur la machine :

- Produit humain : interrupteur, régulateur continu
- Alimentation électrique du produit : Alimentation électrique 230 V
- Produits résiduels du produit : Soufflage d'air filtré
- Bâtiment produit : Pieds de support

3.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique contient des informations permettant d'identifier la machine.

3.5.1 Contenu

L'illustration suivante montre un exemple de plaque signalétique.



3.5.2 Version

plaque en aluminium, rivetée

4 Données techniques

Dimensions (L x l x H)	780 x 730 x 730 mm
Surface de travail (L x l)	750 x 400 mm
Dimensions de la fenêtre (L x l)	650 x 220 mm
Poids	32 kg
Débit d'air avec filtre	max. 400 m ³ /h, réglable en continu
Raccordement électrique	230 Volt
Raccord de tuyau	DN 150 mm (air sortant)
Filtre HEPA	Double filtration, classe H13 (selon EN 1822) 305 x 305 x 68 mm

Toutes les indications relatives au débit d'air et aux débits volumétriques tiennent compte d'une tolérance de mesure de $\pm 15\%$ par rapport à la valeur finale de la plage de mesure, déterminée par un procédé de mesure multipoint avec un anémomètre à hélice étalonné.

4.1 Conditions environnementales

Température ambiante	0 °C à +45 °C
Humidité relative de l'air	70 % sans condensation

4.2 Filtre HEPA

Média filtrant	Papier micro-fibre de verre
Masse de scellement	Polyuréthane
Joint d'étanchéité	Polyuréthane
Classe de filtre	H13 selon EN 1822
Température / humidité de l'air	70°C/100% HR (humidité relative)
Dimensions du filtre (en mm) :	305 x 305 x 68

5 Sécurité

Cette section contient des informations sur la protection des personnes, des animaux domestiques et d'élevage et de l'environnement.

5.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

La machine est exclusivement destinée à l'usage suivant :

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le Safety-Cabinet est un dispositif d'aspiration dans lequel des échantillons d'amiante, par exemple, peuvent être traités.

L'appareil peut être réglé en continu dans une plage comprise entre 0 et 400 m³/h. Il est également possible de régler la température de l'air.

L'air est aspiré par une double filtration en suspension et évacué par un raccord de tuyau.

Le bon fonctionnement et le remplacement nécessaire du filtre sont indiqués par un manomètre.

Les grandes fenêtres et l'éclairage intégré assurent un éclairage optimal du plan de travail.

L'utilisateur doit respecter les paramètres de fonctionnement prescrits dans le mode d'emploi.

L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination. Toute autre utilisation dépassant ce cadre n'est pas conforme à l'usage prévu. L'utilisateur est responsable des dommages ou des blessures de toute nature qui en résultent.

Personnes autorisées

Les personnes suivantes sont autorisées à manipuler le produit :

- Personnel spécialisé
 - Tâche : entretien et maintenance
 - Qualification : personnel spécialisé formé (serrurier, mécanicien industriel, électricien) ayant des connaissances et de l'expérience dans l'utilisation de la machine
- Personnel de service
 - Tâche : service
 - Qualification : activité de formation, information par le biais de la notice d'instructions

Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu.

5.2 Mauvaise utilisation

L'utilisation de la machine aux fins suivantes n'est pas autorisée :

Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

- Toute autre application que celle décrite dans le mode d'emploi
- Toute autre utilisation de la machine que celle décrite sous "Utilisation conforme à l'usage prévu" sans l'accord écrit du fabricant.
- Le fonctionnement en dehors des limites techniques d'utilisation
- Modifications ou transformations arbitraires et manipulations
- utilisation, installation, fonctionnement, entretien ou réparation d'une manière différente de celle décrite
- Exécution de travaux par du personnel non qualifié
- utilisation de matériaux, de matières consommables ou d'accessoires inappropriés ou incompatibles
- le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation, des règles de protection du travail ou de prévention des accidents ou des dispositions légales applicables
- le fait de ne pas remédier en temps utile à des dysfonctionnements susceptibles de compromettre la sécurité
- utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires autres que les pièces d'origine, dont la qualité et le fonctionnement ne sont pas équivalents
- l'utilisation de la machine dans un état techniquement défectueux, sans être conscient de la sécurité et des dangers et sans respecter toutes les instructions de la documentation

5.3 Tâches et qualifications du personnel

Personne	Tâche	Qualification requise
Opérateur	<< Spécifique à la machine >>	Instruction, formation
Spécialiste de la sécurité au travail	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser une évaluation des risques • Créer des instructions d'exploitation • Instruire les personnes 	Formation de spécialiste de la sécurité au travail achevée avec une expérience récente avec des machines
Electricien spécialisé	Installation et entretien de l'équipement électrique	Personne disposant d'une formation appropriée, d'un entraînement adéquat, d'une expérience opportune et d'une connaissance des réglementations applicables lui permettant d'identifier les risques et d'éviter les dangers pouvant être causés par l'électricité.
Transporteur	Transport de la machine hors de l'entreprise	Personne disposant d'une formation appropriée, d'une formation adéquate, d'une expérience opportune et d'une connaissance des réglementations applicables lui permettant de transporter des machines en toute sécurité hors de l'entreprise.
Transporteur	Transport interne de la machine	Personne disposant d'une formation appropriée, d'une formation adéquate, d'une expérience opportune et d'une connaissance des réglementations applicables lui permettant de transporter des machines en toute sécurité à l'intérieur de l'entreprise.
Entreprise d'élimination	Éliminer la machine	Entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets qualifiée pour l'élimination conforme à la loi, appropriée et professionnelle de la machine

5.4 Remarques sur la sécurité au travail

L'exploitant de la machine est responsable de la mise en œuvre des obligations en matière de protection du travail. Les prescriptions en matière de protection du travail du pays dans lequel la machine est utilisée s'appliquent.

Les obligations comprennent entre autres les points suivants :

- mettre cette notice d'instructions ou des extraits à la disposition des personnes qui effectuent des tâches avec ou en rapport avec la machine
- Mettre à la disposition de ces personnes les documents qui les accompagnent
- formation des personnes en ce qui concerne l'utilisation conforme à l'usage prévu et les erreurs d'utilisation
- Formation des personnes en ce qui concerne les dispositifs de protection et les dispositifs de protection complémentaires
- Formation des personnes aux risques résiduels

Cette liste n'est pas exhaustive et ne prétend pas à l'exhaustivité.

6 Transport

Cette section contient des informations sur le transport hors et dans l'entreprise de la machine.

Le transport est le déplacement de la machine par des moyens manuels ou techniques.

6.1 Perte des droits de garantie

La garantie du fabricant est annulée dans les cas suivants :

- En cas de modification de la machine sans l'accord du fabricant
- Si le transport n'est pas effectué correctement

6.2 Transport hors entreprise

6.2.1 Espace de transport

Le transport hors entreprise a lieu dans l'espace public. Dans ce cas, la machine est transportée d'un lieu d'utilisation à un autre.

6.2.2 Législation

Le transport hors site de la machine s'effectue en conformité avec la législation du pays dans lequel la machine est transportée hors site.

6.2.3 Qualification du personnel

Les personnes qui transportent la machine hors de l'entreprise doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Personne	Qualification requise
Transporteur	Formation achevée dans le domaine du transport et expérience dans le transport de machines hors de l'entreprise
Logisticien	Formation achevée et expérience dans le transport interne de machines

6.2.4 Mise en garde contre les risques résiduels



Risque d'écrasement : porter des chaussures de sécurité pour protéger les membres.

6.2.5 Moyen de transport

Pour un transport sûr hors de l'entreprise, il faut un moyen de transport qui remplisse les conditions suivantes :

- La capacité de charge doit être dimensionnée de manière à pouvoir supporter la masse de la machine en toute sécurité.
- La taille de la surface de transport doit être dimensionnée de manière à ce que la machine puisse être posée en toute sécurité sur la surface de transport sans tomber.



Chute possible de la machine en raison d'un changement involontaire de position lors du chargement et du déchargement sur / depuis un moyen de transport.

6.3 Transport interne

6.3.1 Espace de transport

Lors du transport interne, la machine est déplacée sur le site de l'entreprise d'un lieu d'installation à un autre.

6.3.2 Législation

Le transport de la machine à l'intérieur de l'entreprise est effectué en conformité avec la législation du pays dans lequel la machine est transportée à l'extérieur de l'entreprise.

6.3.3 Mise en garde contre les risques résiduels



Risque d'écrasement : porter des chaussures de sécurité pour protéger les membres.

6.3.4 Moyen de transport

Pour un transport interne sûr, il faut un moyen de transport qui remplisse les conditions suivantes :

- La capacité de charge doit être dimensionnée de manière à pouvoir supporter la masse de la machine en toute sécurité.
- La taille de la surface de transport doit être dimensionnée de manière à ce que la machine puisse être posée en toute sécurité sur la surface de transport sans tomber.



Chute possible de la machine en raison d'un changement involontaire de position lors du chargement et du déchargement sur / depuis un moyen de transport.

7 Montage

Cette section contient des informations sur le montage de la machine en toute sécurité.

Le Safety-Cabinet est livré prêt à l'emploi à l'usine et est prévu pour une mise en service immédiate.

En cas de dommage visible, **ne pas** mettre l'appareil en service. Contacter immédiatement deconta GmbH.

7.1 4.1 Mise en place

L'emplacement du Safety-Cabinet doit être fixe, plat et conçu pour supporter le poids de l'appareil.

8 Exploitation

Cette section contient des informations pour une utilisation sûre de la machine.

8.1 Qualification du personnel

Les personnes qui utilisent la machine doivent remplir les conditions suivantes :

Personne	Qualification requise
Opérateur	Instruction, formation par le fabricant

8.2 Mise en garde contre les risques résiduels



contact avec les conducteurs d'un câble de raccordement au réseau endommagé.

toucher des parties de la machine qui sont devenues sous tension à la suite d'un état défectueux.

Endommagement dû à une tension de réseau inadaptée.



L'appareil peut être endommagé s'il est raccordé à une tension de réseau inappropriée.

Vérifier si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau local.

Les matériaux suivants ne doivent pas être filtrés :



- les matériaux chauds (cigarettes incandescentes, cendres chaudes, etc.)
- matériaux et poussières inflammables, explosifs, agressifs

8.3 Nombre de personnes

Une personne est nécessaire pour utiliser la machine.

8.4 Outils nécessaires

Aucun outil n'est nécessaire pour utiliser la machine.


8.5 Outils nécessaires

Aucun accessoire n'est nécessaire pour utiliser la machine.

8.6 Mise en service



Attention : pour éviter une libération incontrôlée de particules, le couvercle de fermeture doit être monté avant chaque mise en marche et arrêt et lorsque le Safety Cabinet n'est pas utilisé !

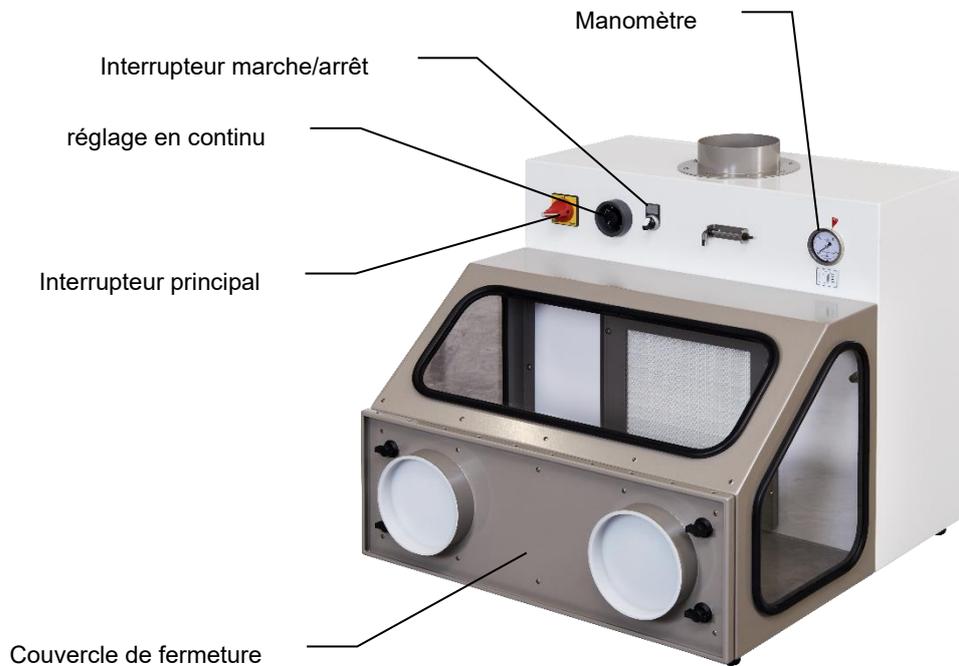

- Établir une connexion électrique
- Allumer l'interrupteur principal
- L'éclairage du Safety-Cabinet s'allume automatiquement
- Allumer l'interrupteur marche/arrêt
- Régler la régulation continue sur un niveau bas
- Enlever maintenant le couvercle de fermeture
- Le fonctionnement de l'appareil est indiqué sur le manomètre

9 Maintenance

Cette section contient des informations pour un entretien sûr de la machine.

La maintenance comprend toutes les mesures techniques et organisationnelles prises pendant le cycle de vie de la machine afin de garantir son état sûr, économique et fonctionnel et d'éviter les dommages à l'environnement.

9.1 Perte des droits de garantie

La garantie du fabricant est annulée dans les cas suivants :

- En cas de modification de la machine sans l'accord du fabricant
- Si l'entretien n'est pas effectué correctement

9.2 Entretien

Les travaux d'entretien, y compris le remplacement/l'enlèvement des filtres, ne peuvent être effectués que par des personnes autorisées, portant des vêtements de protection appropriés.

Pour tous les travaux de réparation, il est impératif de couper complètement l'alimentation électrique de l'appareil.

Nous attirons expressément l'attention sur d'éventuelles prescriptions régionales et nationales supplémentaires lors de l'entretien de la technique de l'appareil.

9.3 Mise en garde contre les risques résiduels



**Les filtres contaminés ne doivent être remplacés qu'en respectant toutes les mesures de sécurité applicables.
N'utiliser que des filtres homologués.**



Ne pas utiliser de liant pour fibres résiduelles sur l'appareil.



Débrancher la fiche d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier

9.3.1 Équipement de protection individuelle requis



Les travaux d'entretien, y compris le remplacement/l'enlèvement des filtres, ne peuvent être effectués que par des personnes autorisées, portant des vêtements de protection appropriés.

9.4 Indications pour le remplacement du filtre

La fréquence de remplacement des filtres dépend du degré d'encrassement des filtres. Si le nombre de filtres augmente (encrassement des filtres), le débit d'air diminue.

Un manomètre est installé pour surveiller le filtre pendant le fonctionnement.



La valeur pour un changement de filtre recommandé est indiquée par une flèche rouge.

9.5 Remplacement du filtre



9.5.1 Changement du 1er niveau de filtration HEPA



Attention : ne changer le filtre que lorsque l'appareil est en marche !

- Retirer les vis du cadre de serrage et enlever le cadre de serrage
- Retirer le filtre HEPA et l'éliminer de manière appropriée
- vérifier et nettoyer les surfaces d'étanchéité de l'appareil
- mettre en place de nouveaux filtres HEPA
- Monter le cadre de serrage

HINWEIS

Manipuler les filtres HEPA avec soin, car tout dommage peut annuler l'efficacité de la filtration.

9.5.2 Changement du 2ème niveau de filtration HEPA



Attention : le remplacement du filtre du 2ème niveau de filtration HEPA n'est autorisé que dans une zone blanche appropriée et lorsque l'appareil est éteint !

Le remplacement du 2e niveau de filtration HEPA n'est généralement nécessaire qu'en cas de très forte pollution.

- 1. démonter l'étage de filtration HEPA comme décrit à la section 9.5.1
- Retirer les vis du cadre de serrage et enlever le cadre de serrage
- Retirer le filtre HEPA et l'éliminer de manière appropriée
- vérifier et nettoyer les surfaces d'étanchéité de l'appareil
- mettre en place un nouveau filtre HEPA
- Monter le cadre de serrage
- 1. monter l'étage de filtration HEPA comme décrit à la section 9.5.1

HINWEIS

Manipuler les filtres HEPA avec soin, car tout dommage peut annuler l'efficacité de la filtration.

9.6 Dépannage et élimination des pannes

Cette section contient des informations sur la recherche et le dépannage en toute sécurité de la machine.

9.6.1 Pannes possibles et conseils pour y remédier

Le tableau suivant donne un aperçu des dysfonctionnements et des mesures à prendre pour y remédier.

Dérangement	Cause possible	Mesure
Débit d'air trop faible	Filtre HEPA encrassé	Remplacement du filtre comme décrit au point 9.5
L'appareil ne fonctionne pas	La source de courant n'est pas en ordre	Faire examiner et réparer la source de courant par un électricien qualifié
L'appareil ne fonctionne pas	Composants de l'appareil défectueux	Faire réparer l'appareil par deconta ou par un atelier agréé par deconta.

10 Stockage

Cette section contient des informations sur le stockage sûr de la machine.

La machine est stockée dans les cas suivants :

- Après une mise hors service pour une longue période d'inutilisation
- Après une mise hors service pour une relocalisation

10.1 Conditions environnementales

La machine peut être stockée dans les conditions environnementales suivantes :

Température ambiante	0 °C à +45 °C
Humidité relative de l'air	70 % sans condensation

10.2 Conditions préalables

Les conditions suivantes doivent être remplies pour le stockage de la machine :

- nettoyé à fond (décontaminé)
- avec couvercle de transport / de fermeture monté

Nous attirons expressément l'attention sur d'éventuelles prescriptions régionales et nationales supplémentaires concernant le stockage de la technique des appareils.

11 Élimination

L'élimination est la saisie, la collecte, la transformation, la sélection, le traitement, la régénération, la destruction, la valorisation et la vente des matériaux à éliminer qui sont montés dans la machine.

Cette section contient des informations sur l'élimination correcte et appropriée de la machine.

11.1 Qualification du personnel

Les personnes qui mettent la machine au rebut doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Personne	Qualification requise
Entreprise d'élimination	Entreprise spécialisée dans l'élimination qualifiée pour une élimination conforme à la loi, appropriée et professionnelle de la machine

11.2 Législation

L'élimination de la machine se fait en accord avec la législation du pays dans lequel la machine est éliminée.

Le respect de ces dispositions légales incombe en principe à l'exploitant de la machine ou à la personne chargée de l'élimination.

11.3 Déchets

Les déchets générés par la machine doivent être éliminés conformément à la législation, de manière appropriée et dans les règles de l'art.

12 Déclaration de conformité CE

Le fabricant / le responsable de la mise en circulation

deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg

déclare par la présente que le produit suivant

Nom du produit: Safety-Cabinet
Type: 516
numéro de série: voir plaque signalétique
Nom commercial: Safety-Cabinet
Année de construction: voir plaque signalétique
Description : Le Safety-Cabinet est un dispositif d'aspiration dans lequel des échantillons d'amiante, par exemple, peuvent être traités.

est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la législation appliquée (ci-après) - y compris ses modifications en vigueur à la date de la déclaration. Le fabricant est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de conformité. Cette déclaration ne concerne que la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché ; les éléments ajoutés et/ou les interventions effectuées ultérieurement par l'utilisateur final ne sont pas pris en compte.

Les dispositions législatives suivantes ont été appliquées :

Directive sur les machines 2006/42/CE

Directive RoHS 2011/65/UE

Les objectifs de protection des autres législations suivantes ont été respectés :

Directive basse tension 2014/35/UE


Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60204-1:2018	Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : Règles générales (CEI 60204-1:2016 (Modifié))
EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation et réduction des risques (ISO 12100:2010)
EN ISO 13849-1:2015	Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015)
EN ISO 13849-2:2012	Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 2 : Validation (ISO 13849-2:2012)
EN ISO 13857:2019	Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2019)

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique :

Boland, Thomas - deconta GmbH - Im Geer 20 - 46419 Isselburg

Lieu: Isselburg
Date: 15.07.2024

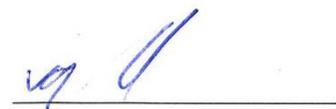

Leiter Konstruktion / head of construction



Leiter Elektro / head of electro